


Rotation, Reciprocation, Reciprocation + Vibration, Triple model of shaking methods in one unit.

旋转、往复、往复 + 振动、1台仪器可有3种振荡方式

小型振荡器


Multi Rotary Mixer MRM-1000 型

NEW

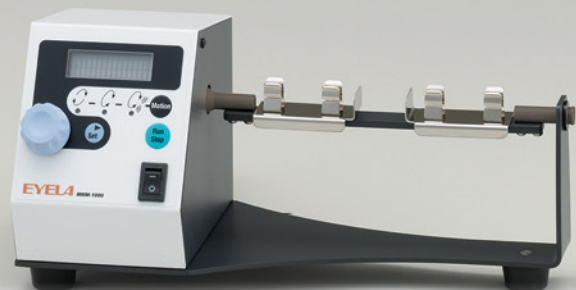

MRM-1000

■操作部

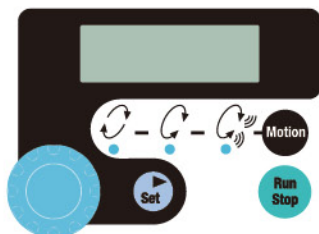

振荡架: MRM-R50+MRM-R1.5型



振荡架:MRM-R15型× 2



振荡架:MRM-RP型

有4种容器振荡架可供选择, 试管架最多可安装2个。可根据容器尺寸·数量来配置。(板架只可安装1个)


3种振荡方式(旋转、往复、往复 + 振动)

●具有旋转、往复、往复 + 振动3种振荡方式, 适用于各种容器的振荡。根据不同的容器, 可快速实现4种不同振荡架的更换。


Point 3种振荡方式

振荡方式: 一键快速切换。

- 旋 转: 同一方向的旋转运动
- 往 复: 指定(倾斜)角度的往复运动
- 往复 + 振动: 通过以窄振幅往复运动使容器左右振动, 从而溶解附着在容器壁上的样品。

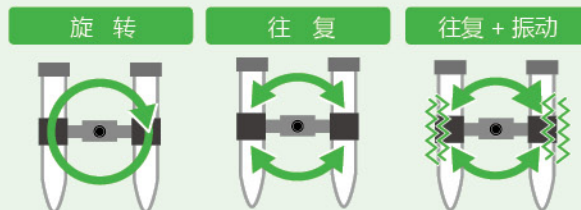

■往复 + 振动

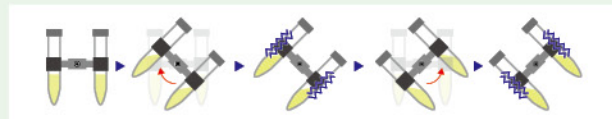


可设定倾斜角度和旋转数、振动强度(3个阶段)。使用容器可在指定的倾斜角度下左右振动、附着在容器壁上的样品因振动而溶解。

| | |
|-----------|---------------------------|
| 型号 | MRM-1000 |
| 产品代码 No. | 280840 |
| 振荡方式 | 旋转、往复、往复 + 振动 |
| 振荡速度范围 | 1~100rpm |
| 倾斜角度 | 0~359°(以1°为增量) |
| 时间机能 | 99小时59分59秒 |
| 振荡架(另售) | 4种 |
| 振荡架允许载荷 | 约750g(包含振荡架) |
| 使用环境温度范围 | 4~50°C |
| 使用环境湿度范围 | 30~80%RH |
| 外部尺寸(mm) | 333(340)W×160D×157H |
| 重量 | 约3.2kg |
| 电源输入·电源电压 | 0.2A, 20VA·AC100V 50/60Hz |

※性能是室温20°C、额定电源电压、50Hz、无负荷时的数值。

※不包含振荡架、容器。如需振荡架请另购。

选配

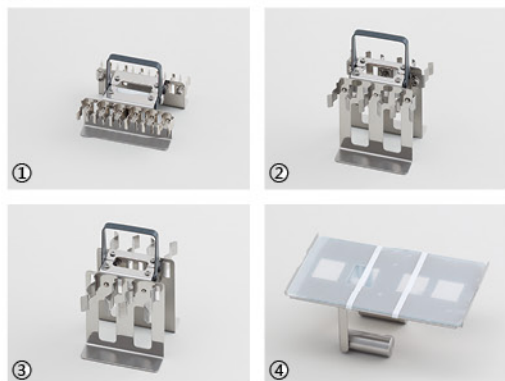

| 产品名称 | ① 1.5 / 2.0mL 试管架 | ② 15mL离心管架 | ③ 50mL离心管架 | ④ 板架 |
|----------|--------------------|------------|------------|------------------|
| 型号 | MRM-R1.5 | MRM-R15 | MRM-R50 | MRM-RP |
| 产品代码 NO. | 280850 | 280860 | 280870 | 280880 |
| 适用 容器 | 1.5mL试管 2.0mL试管 | 15mL离心管 | 50mL离心管 | T-75细胞培养瓶、其他平底容器 |
| 容 器 数 量 | 12个 | 6个 | 4个 | 180×100mm以内 |
| 可安装机架数 | 最大2个 | 最大2个 | 最大2个 | 1个 |
| 重 量 | 约130g | 约165g | 约175g | 约470g |